


## Bonbonne en copolyester EZclear®

foxxlifesciences.com

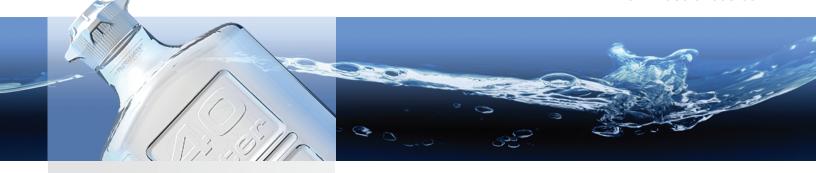

- La technologie VersaCap® offre des connecteurs interchangeables
- Le corps EZclear® a une conception ergonomique avancée
- La conception à grande bouche EZfil™ pour un remplissage et un nettoyage facile
- La technologie VersaBarb® offre des options de fausset interchangeables
- Fabriqué aux États-Unis



## Mise en garde

- Ne pas utiliser de bonbonnes sous pression ou sous vide
- Ne pas utiliser les bonbonnes à des températures supérieures aux caractéristiques maximum
- Ne pas stocker d'agents oxydants dans des bonbonnes

Ne mettez pas le feu aux bonbonnesNe pas utiliser le

fausset de la bobonne comme poignée

Ne pas exposer

 Ne pas exposer aux composés organiques. La bonbonne a tendance à se fendre à cause de la tension


ISO 13485

La bonbonne EZclear® Foxx Life Sciences est un système de manipulation des liquides avancé développé avec l'utilisateur final à l'esprit. Le corps ergonomique EZclear® est couplé à notre technologie VersaCap® pour offrir à l'utilisateur une bonbonne facile à utiliser et facile à nettoyer.

La bonbonne en copolyester est fabriquée en résine transparente, sans BPA, en USP de Classe VI, de qualité FDA. Cette bonbonne est adaptée aux solutions aqueuses, ainsi que la plupart des solutions de tampon scientifiques.

Le corps de la bonbonne EZclear® inclut des caractéristiques permettant à l'utilisateur de tenir et de manipuler facilement pendant le levage, le remplissage et le déversement. Les caractéristiques de bonbonne EZclear® incluent de grandes poignées supérieures, des mains courantes moulées à la base, des marques de graduation faciles à lire certifiées à une précision ±5% et des marques d'identification moulées dans la matière.

La bonbonne en copolyester 20 L offre un goulot EZfil™ de 120 mm pour simplifier le remplissage et le nettoyage, tandis que toutes les autres tailles possèdent un goulot de 80 mm. Toutes les bonbonnes sont compatibles avec notre technologie VersaCap® pour des connexions hautes interchangeables.

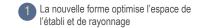

Les poignées inférieures offrent une prise sûre lors du levage et du transport

Marques d'identification moulées sur la bonbonne

Grandes marques de graduation claires avec une précision ± 5%

Fausset pouvant passer à l'autoclave et technologie

6 La technologie VersaCap® avec adaptateurs polyvalents et joints statiques remplaçables


La conception du corps EZclear® offre une récupération de solution maximum

8 La forme à grande bouche EZfil™ simplifie le remplissage et le nettoyage



## Bonbonne en copolyester EZclear®

foxxlifesciences.com

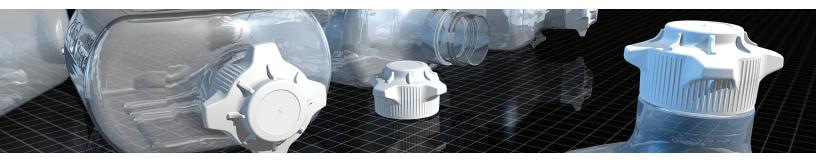

Product Number	Description	Capacity (L)	Material	Spigot	Cap Size (mm)	Qty/Pack
157-0111-OEM	Carboy, CP, 2.5L, <b>Versa</b> Cap <sup>®</sup> 80	2.5	CP	No	80	1
157-1111-OEM	Carboy, CP, 5L, <b>Versa</b> Cap <sup>®</sup> 80	5	CP	No	80	1
157-2111-OEM	Carboy, CP, 10L, <b>Versa</b> Cap <sup>®</sup> 80	10	СР	No	80	1
157-3121-OEM	Carboy, CP, 20L, <b>Versa</b> Cap <sup>®</sup> 120	20	CP	No	120	1









Nous vous recommandons de tester votre application spécifique avant l'utilisation.



We recommend testing for your specific application before use.

Foxx Life Sciences, 6 Delaware Drive, Salem, NH 03079 www.foxxlifesciences.com Order Now: 603-890-3699